


Pasos para la colocación del traje en una sala blanca no estéril

PASO 1: ANTES DE ENTRAR



Cubrecabeza elástico/ redecilla para el pelo
Asegúrese de cubrir todo el pelo.

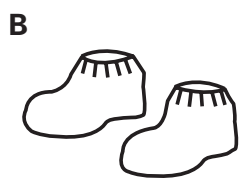

Cubrezapatos
Cubra todos los cordones y los flecos.




PASO 2: PONERSE EL TRAJE



Guantes del traje
Recomendados para GMP Grado A-B (ISO Clase 5) o más limpio.



Máscara
Puede colocarse por encima o por debajo de la capucha. Doble primero la pieza para la nariz para que quede ajustada en el rostro.

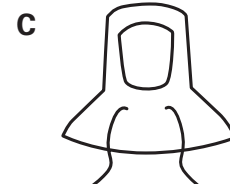

Capucha
Asegúrese que queda apretada y que está ajustada a la cara y el cuello de manera adecuada.



PASO 3

Mono
Póngase en el mono.

Asegúrese de que las mangas y la parte superior de la prenda no tocan el banco ni el suelo.

Introduzca la base de la capucha dentro del mono antes de cerrar la cremallera.



PASO 4


Cubrebotas
Póngase las botas y utilice los cubrebotas (cubrezapatos altos) para cubrir el mono a la altura de las piernas.

Si utiliza un banco, cuando se ponga los cubrebotas sitúe cada pie en la parte más limpia del mismo.



PASO 5

Gafas
Póngase gafas de protección o de seguridad cuando desee protegerse los ojos o para una protección adicional frente a partículas.

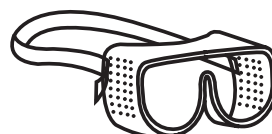

PASO 6

Guantes para salas blancas (opcional)

Ponga el puño del guante por encima del puño de la manga. Póngaselos encima de los guantes del traje o quíteselos después de los guantes para salas blancas.





Pasos para la retirada del traje en una sala blanca no estéril


PASO 1: EN ORDEN



Guantes
Si lleva dos pares de guantes, quíteselos los guantes exteriores y deséchelos.

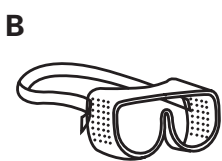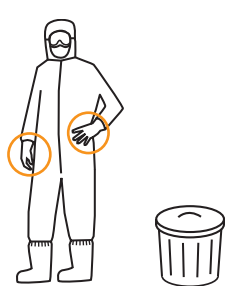


Gafas de protección/ seguridad
Quíteselas y guárdelas de forma apropiada.

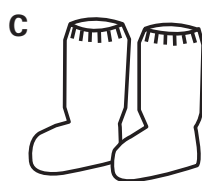


Cubrebotas
Normalmente deben desecharse después de cada cambio.



PASO 2

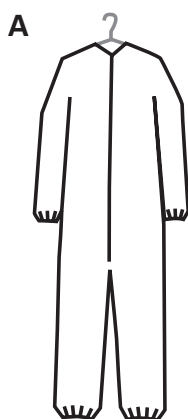

Mono
Si se va a volver a utilizar el mono, cuélguelo en un ambiente controlado o prepárelo para su almacenamiento.

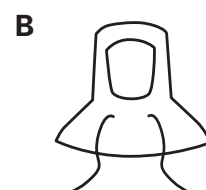


Capucha
Cuélguela en un ambiente controlado.




Máscara
Quítesela y normalmente debe desecharse.




PASO 3

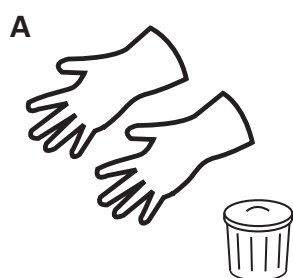

Guantes
Se recomienda desechar los guantes después de cada cambio.

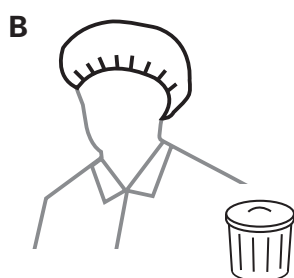

Cubrecabeza elástico/ redecilla para el pelo
Normalmente deben desecharse después de cada cambio.

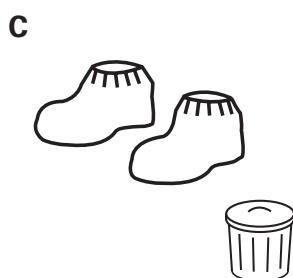

Cubrezapatos
Normalmente deben desecharse después de cada cambio.



DuPont™ SafeSPEC™ www.safespec.dupont.es

Lo anterior se aplica solo a las prendas utilizadas en las salas blancas para la protección de procesos. No vuelva a utilizar las prendas en caso de que se hayan contaminado con alguna sustancia peligrosa. Los pasos para la retirada del traje cuando se haya contaminado serán diferentes para evitar que durante el proceso de retirada se contamine la persona. Debe tenerse en cuenta la seguridad del trabajador cuando se coloque y retire el traje.

L-30241-6 - 08/2016 - Copyright © 2016 DuPont. El logotipo oval de DuPont, y The miracles of science™ son marcas comerciales o registradas de E. I. du Pont de Nemours y de la compañía o sus asociados. Todos los derechos reservados.




FOR
GREATER
GOOD™

Pasos para la colocación del traje en una sala blanca estéril

PASO 1: ANTES DE ENTRAR




Cubrecabeza elástico/redecilla para el pelo
Asegúrese de cubrir todo el pelo.

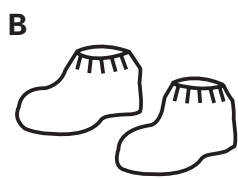

Cubrezapatos
Cubra todos los cordones y las borlas.



PASO 2: PONERSE EL TRAJE

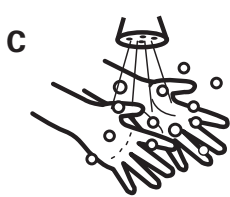

Lávese las manos con jabón bactericida y séquelas bien.



Primeros guantes estériles
Siga la técnica aséptica y toque solo el interior de los guantes. Desinfectelos.




Desinfecte los guantes después de ponerse las prendas si es necesario.



PASO 3



Máscara
Puede colocarse por encima o por debajo de la capucha.
Doble primero la pieza para la nariz para que quede ajustada en el rostro.

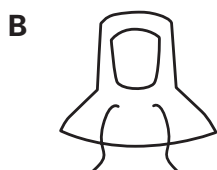


Capucha
Asegúrese de que queda apretada y bien ajustada en el cuello.





PASO 4

A Mono
Agarre la zona interior del mono por la parte del cuello y saque con cuidado el mono del embalaje.

Desdoble la prenda de manera que evite que la misma caiga al suelo, toque su ropa o el banco.
Tenga cuidado al meter la pierna para asegurarse de que los cierres (si se utilizan) se abren y el pie queda libre del elástico del tobillo antes de que el peso recaiga sobre el mismo.

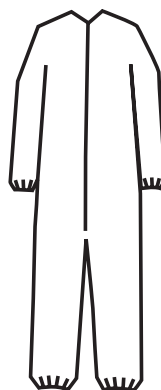


B
Siga una técnica aséptica al colocárselo.

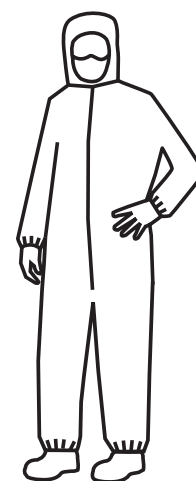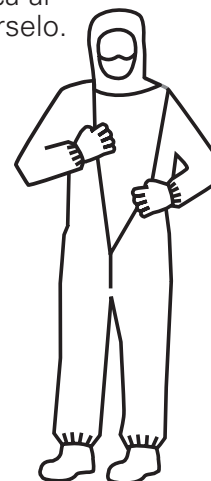

PASO 5

A Cubrebotas
Siga una técnica aséptica para ponerse los cubrebotas (cubrezapatos altos). Utilice los cubrebotas para cubrir el mono a la altura de las piernas.

Ahora puede colocar el primer cubrebotas que se puso en el lado "limpio" de la zona de vestir.

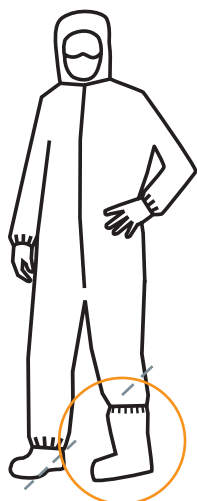

B
Póngase el segundo cubrebotas y sitúe ese pie en el lado "limpio" de la zona de vestir.



PASO 6

A Gafas
Ajústelas para que queden apretadas contra el rostro.



B Segundos guantes estériles
Para completar la colocación del traje, póngase el segundo par de guantes estériles encima del primero y hágalo de forma aséptica. Asegúrese asimismo que los puños de los guantes cubren las mangas de forma segura.



C
Realice una última inspección en el espejo del vestuario antes de entrar en la sala blanca estéril.




Pasos para la retirada del traje en una sala blanca estéril

RETIRADA DE PRENDAS ESTÉRILES


Entre en el vestuario desde la sala blanca y diríjase directamente a la "salida del vestuario" (método preferido).

Si ninguna "salida del vestuario" está disponible, vaya directamente al lado "no limpio", que suele estar dividido por un banco o una línea.


Quítese las prendas en el orden contrario a como se las puso y deséchelas.

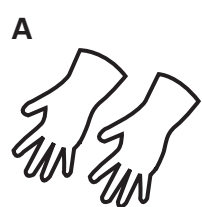

Guantes exteriores

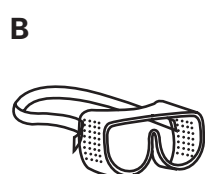


Gafas

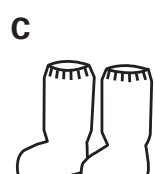

Cubrebotas



Mono

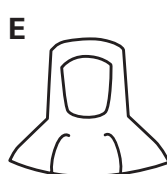

Capucha



Máscara



Guantes interiores



Cubrecabeza elástico/redecilla para el pelo



Cubrezapatos



DuPont™ SafeSPEC™ www.safespec.dupont.es

Lo anterior se aplica solo a las prendas utilizadas en las salas blancas para la protección de procesos. No vuelva a utilizar las prendas en caso de que se hayan contaminado con alguna sustancia peligrosa. Los pasos para la retirada del traje cuando se haya contaminado serán diferentes para evitar que durante el proceso de retirada se contamine la persona. Debe tenerse en cuenta la seguridad del trabajador cuando se coloque y retire el traje.

L-30240-6 - 08/2016 - Copyright © 2016 DuPont. El logotipo oval de DuPont, y The miracles of science™ son marcas comerciales o registradas de E. I. du Pont de Nemours y de la compañía o sus asociados. Todos los derechos reservados.



FOR
GREATER
GOOD™