


# Procedura di vestizione camere bianche non sterili

## FASE 1: PRE-INGRESSO



### Cuffia/retina per capelli

Assicuratevi di coprire tutti i capelli.

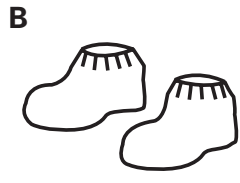

### Copriscarpa

Coprire tutti i lacci e i fiocchi.




## FASE 2: VESTIZIONE




### Guanti interni

Raccomandati per GMP di grado A-B (ISO classe 5) o di livello superiore.

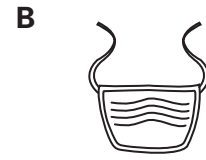

### Maschera

Indossare sopra o sotto il cappuccio. Piegare prima il nasale per una migliore aderenza.

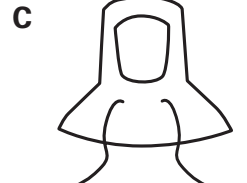

### Cappuccio

Assicurare una perfetta aderenza alla faccia e al collo.




## FASE 3

### Tuta

Indossare la tuta.

Assicurarsi che le maniche e la parte superiore non tocchino il banco o il pavimento.

Infilare le superfici in tessuto non tessuto per le spalle dal cappuccio all'interno della tuta, prima di allacciarla con la cerniera.

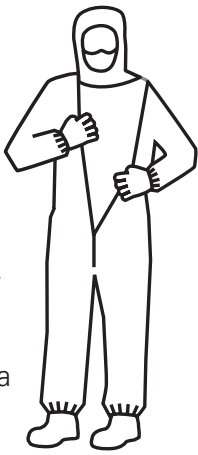

## FASE 4

### Coprivivale

Indossare e tirare i coprivivale (copriscarpa alti) sulle gambe della tuta.


Se si utilizza il banco crossover, trasferire ogni piede sul lato pulito del banco quando si indossa il coprivivale.



## FASE 5

### Occhiali

Indossare gli occhiali di sicurezza quando si desidera proteggere gli occhi o un maggiore controllo anti-particolato.

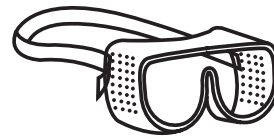

## FASE 6

### Guanti per camere bianche (optional)

Posizionare l'orlo del guanto sul risvolto della manica. Indossare sui guanti interni o rimuovere questi ultimi e poi indossare i guanti per camere bianche.




# Procedura di rimozione indumenti per camere bianche non sterili

## FASE 1: IN ORDINE




### Guanti

Se si indossano due paia di guanti, rimuovere quello superiore e poi gettarlo.

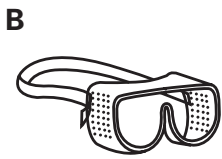


### Occhiali di sicurezza

Rimuoverli e conservarli correttamente.

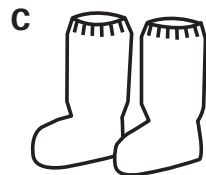


### Coprivivale

Solitamente devono essere gettati dopo ogni cambio.

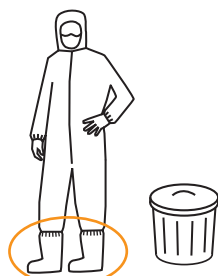


## FASE 2

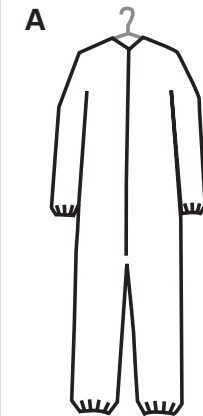

### Tuta

Se la tuta deve essere riutilizzata, appenderla in un ambiente controllato o prepararla per riparla.

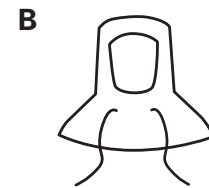


### Cappuccio

Appenderlo in ambiente controllato.




### Maschera

Rimuoverla e gettarla (solitamente si procede così).

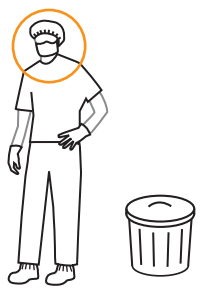


## FASE 3

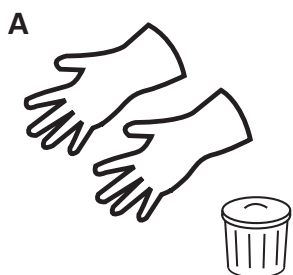


### Guanti

Si raccomanda di gettare i guanti dopo ogni cambio.

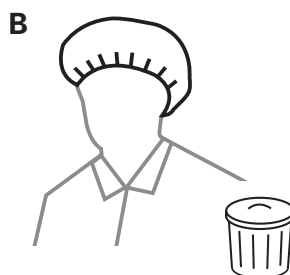

### Cuffia/retina per capelli

Solitamente devono essere gettate dopo ogni cambio.

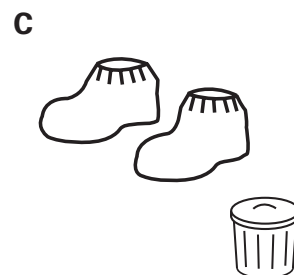

### Copriscarpa

Solitamente devono essere gettati dopo ogni cambio.



DuPont™ SafeSPEC™ [www.safespec.dupont.it](http://www.safespec.dupont.it)

Quanto indicato sopra si applica all'indumento per camere bianche, utilizzato esclusivamente ai fini della protezione del processo. Non riutilizzare l'indumento in caso di contaminazione. Le procedure di rimozione di indumenti contaminati sono diverse per evitare una contaminazione di chi li indossa durante la rimozione. Tenere conto della sicurezza della persona che indossa l'indumento durante la vestizione e la rimozione degli indumenti.

L-30241-3 - 08/2016 - Copyright © 2016 DuPont. Il logo ovale di DuPont e The miracles of science™ sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company o di sue affiliate. Tutti i diritti riservati.




FOR  
GREATER  
GOOD™

# Procedura di vestizione per camere bianche sterili

## FASE 1: PRE-INGRESSO




**Cuffia/retina per capelli**  
Assicuratevi di coprire tutti i capelli.

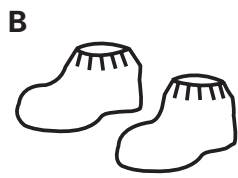

**Copriscarpa**  
Contenere tutti i lacci e i fiocchi.



## FASE 2: VESTIZIONE

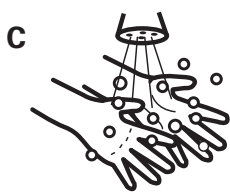

Lavare le mani con un sapone battericida e asciugare accuratamente.



**Primi guanti sterili**  
Seguire una tecnica asettica, toccando solo l'interno dei guanti. Disinfettare..



Disinfettare i guanti dopo aver indossato ogni articolo, se necessario.




## FASE 3



**Maschera**  
Indossare sopra o sotto il cappuccio.

Piegare prima il nasale per una migliore aderenza.

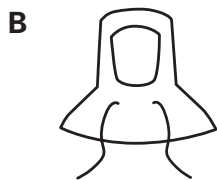

**Cappuccio**  
Assicurare una perfetta aderenza, anche al collo.



## FASE 4



**A Tuta**  
Rimuovere, facendo attenzione, la tuta dalla confezione prendendola dall'area interna del collo.

Distendere gli indumenti evitando che tocchino il pavimento, i vostri indumenti o il banco.

Fare attenzione quando si introduce la gamba per assicurarsi che le chiusure (se utilizzate) si aprano e che il piede rimanga libero dall'elastico della caviglia prima che il peso ricada sullo stesso.



**B**  
Indossare con tecnica asettica.

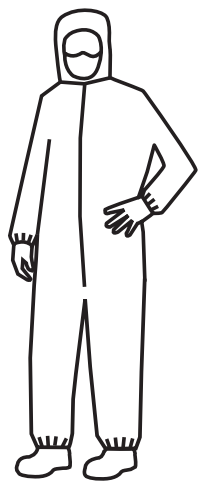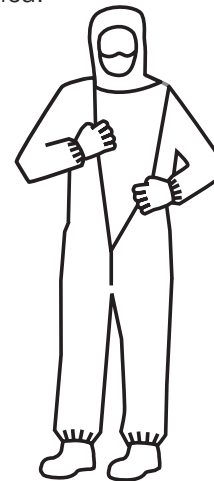

## FASE 5

**A Copristivale**  
Indossare i copristivale (copriscarpe alti) con una tecnica asettica. Infilare le gambe della tuta nei copriscarpe.

Il primo copriscarpe indossato può essere posizionato sul lato "pulito" dell'area di vestizione.



**B**  
Indossare il secondo copristivale e posizionare l'altro piede sul lato "pulito" dell'area di vestizione.



## FASE 6

**A Occhiali**  
Fare in modo che aderiscano perfettamente alla faccia.



**B Secondi guanti sterili**  
Completare i passaggi di vestizione indossando in modo asettico il secondo paio di guanti sterili sul primo, assicurandosi che i polsini siano fissati sulle maniche.



**C**  
Realizzare un controllo finale con lo specchio della camera di vestizione, prima di entrare nella camera bianca sterile.




# Procedura di rimozione degli indumenti camera bianca sterile

## RIMOZIONE DI INDUMENTI STERILI

Accedere all'area di vestizione dalla camera bianca e passare direttamente all'"uscita camera di vestizione" (metodo consigliato).

Se non è presente alcuna "uscita dalla camera di vestizione", passare direttamente al lato "non pulito", solitamente separato attraverso un banco e/o una linea.


Rimuovere gli articoli in ordine inverso rispetto alla procedura di vestizione e gettarli.

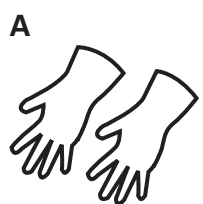

**Guanti esterni**




**Occhiali**

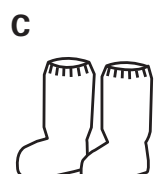

**Copristivale**




**Tuta**

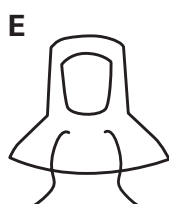


**Cappuccio**



**Maschera**

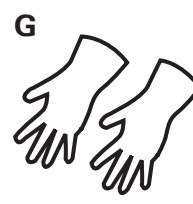

**Guanti interni**

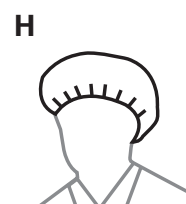

**Cuffia/retina per capelli**



**Copriscarpa**



DuPont™ SafeSPEC™ [www.safespec.dupont.it](http://www.safespec.dupont.it)

Quanto indicato sopra si applica all'indumento per camere bianche, utilizzato esclusivamente ai fini della protezione del processo. Non riutilizzare l'indumento in caso di contaminazione. Le procedure di rimozione di indumenti contaminati sono diverse per evitare una contaminazione di chi li indossa durante la rimozione. Tenere conto della sicurezza della persona che indossa l'indumento durante la vestizione e la rimozione degli indumenti.

L-30240-3 - 08/2016 - Copyright © 2016 DuPont. Il logo ovale di DuPont e The miracles of science™ sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company o di sue affiliate. Tutti i diritti riservati.



FOR  
GREATER  
GOOD™